

ÉTALONNAGE

Disponible sur stock et en précommande.

ÉTALONNAGE EN POUDRE



Comment reconstituer votre solution d'étalonnage :

1. Préparer 250 ml d'eau distillée pour chaque poudre
2. Vider chaque sachet dans chaque verre d'eau
3. Remuer doucement pendant environ 30 secondes jusqu'à ce que toute la poudre soit dissoute

A conserver dans un endroit sec et frais

Référence poudre PH4 : PH4_powder

Référence poudre PH7 : PH7_powder

Référence poudre PH10 : PH10_powder

ÉTALONNAGE LIQUIDE EN FLACON



Référence flacon PH4 : PH4

Référence flacon PH7 : PH7

Référence flacon PH10 : PH10

Flacons de 25 ml